

Attention : Pour éviter les risques d'altération des flacons, il est important de ne pas obstruer l'ouverture pendant l'autoclavage.

Afin d'assurer la sécurité des composants à autoclaver, respecter la procédure suivante.

- 1.** Retirer le bouchon de la bouteille / bonbonne
- 2.** Mettre la bouteille et le bouchon séparés dans deux sacs autoclave. Retrouvez nos gammes de sacs autoclave au chapitre hygiène et sécurité de notre catalogue, ou sur notre site internet www.dutscher.com
- 3.** Lancer le cycle d'autoclavage à 121°C et pression 1 bar (15 psi) pendant 20 minutes.
- 4.** Porter le bouchon et la bouteille sous une hotte stérile
- 5.** Remettre le bouchon sur la bouteille en assurant la stérilité